



**Agitador tipo Kline
GT-201BD**

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Modo de Operação

- O equipamento deve ser colocado em uma superfície lisa e estável;
- Retirar as proteções de isopor debaixo das plataformas;
- Pressionar o interruptor para a posição "on".

Modo Contínuo:

- Posicionar o controlador de tempo na posição "on";
- Utilizando o controlador de velocidade, selecionar a velocidade desejada (no intervalo de 0-210 rpm).

Modo Temporizado:

- Utilizando o controlador de tempo, selecionar o tempo desejado (no intervalo de 0-15 min);
 - Utilizando o controlador de velocidade, selecionar a velocidade desejada (no intervalo de 0-210 rpm).
-
- Para interromper a agitação, posicionar o controlador de tempo na posição "off";
 - Para desligar o equipamento, pressionar o interruptor para a posição "off".

Precauções:

- Para limpeza, desconecte o agitador da tomada , use pano úmido e água.
- Nunca abra o equipamento, para evitar choques elétricos.
- Reparos e manutenções devem ser feitos por pessoas qualificadas.