



Agitador tipo Vortex XH-C

Manual de Instruções

Modo de Operação

- O equipamento deve ser colocado em uma superfície lisa e estável;

Modo Contínuo:

- Pressionar o interruptor para o lado esquerdo;

Modo Toque (Pulso):

- Pressionar o interruptor para o lado direito;
- Pressionar o tubo a ser agitado sobre a plataforma, durante o período necessário;

- Para desligar o equipamento, pressionar o interruptor para o lado direito.

Precauções:

- Para limpeza, desconecte o agitador da tomada , use pano úmido e água.
- Nunca abra o equipamento, para evitar choques elétricos.
- Reparos e manutenções devem ser feitos por pessoas qualificadas.