



Agitador Vortex Multifuncional

XH-D

Manual de Instruções

Modo de Operação

- O equipamento deve ser colocado em uma superfície lisa e estável;
- Para alterar o tipo de plataforma:
 - Puxe para cima a plataforma previamente encaixada;
 - Escolha a plataforma ideal para o recipiente a ser utilizado;
 - Para fixá-la, pressione-a no rotor de acordo com o encaixe interno.

Modo Contínuo:

- Pressionar o interruptor para cima (AUTO);
- Utilizando o controlador de velocidade, selecionar a velocidade desejada (no intervalo de 0 - 3000 rpm);
- Posicionar o tubo a ser agitado sobre a plataforma, durante o período necessário;

- Atenção:

O agitador acompanha plataforma para microtubos com orifícios para fixação dos mesmos, facilitando sua agitação.

- Para desligar o equipamento, pressionar o interruptor para a posição central.

Modo Toque (Pulso):

- Pressionar o interruptor para baixo (TOUCH);
- Utilizando o controlador de velocidade, selecionar a velocidade desejada (no intervalo de 0 - 3000 rpm);
- Pressionar o tubo a ser agitado sobre a plataforma, durante o período necessário;

- Atenção:

Os microtubos não precisam ser pressionados sobre a plataforma. O agitador acompanha plataforma para microtubos com orifícios para fixação dos mesmos, facilitando sua agitação.

- Para desligar o equipamento, pressionar o interruptor para a posição central.

Precauções:

- Para limpeza, desconecte o agitador da tomada, use pano úmido e água.
- Nunca abra o equipamento, para evitar choques elétricos.
- Reparos e manutenções devem ser feitos por pessoas qualificadas.